



SymLine[®]
Chemical Waste Systems

SymLine[®] ist eine Marke der S.C.A.T. Europe GmbH
SymLine[®] is a Brand of S.C.A.T. Europe GmbH

Bildanleitung

Illustrated manual




• **SymLine**[®] **FlexTube Pro** Installation




• **SymLine**[®] **FlexTube** Installation




• **Schlauchhalter / Tube Mount** Installation

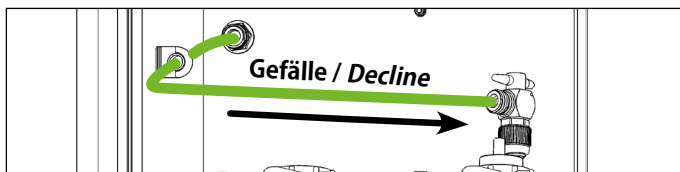

• **Schlauchhalter / Tube Mount** ✔ Do's and Don'ts! ✘

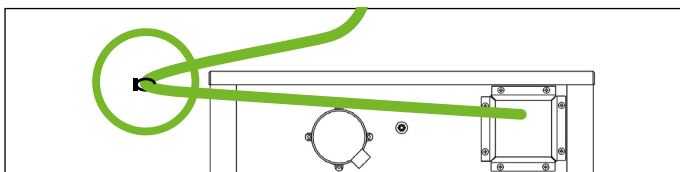

• **Schlauchführung / Tube guide** ✔ Do's and Don'ts! ✘
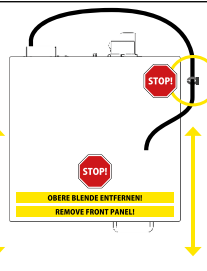
<p>ACHTUNG VOR DEM BEWEGEN DES SICHERHEITSSCHRANKS! BITTE ENTFERNEN SIE ZUERST DIE OBERE BLENDE!</p> <p>Bitte ENTFERNEN Sie beim Einbau des Sicherheitsschranks und der Installation des Abfallschlauchs, sowie bei Wartungen des Systems, vor dem Bewegen des Sicherheitsschranks (Einschieben und Herausziehen) die obere BLENDE!</p> <p>Achten Sie bei der Installation und Wartung des Systems auf eine korrekte Führung des Abfallschlauchs, gleichmäßiges Gefälle, keine Sackbildungen oder Knickel!</p> <p>Lösen Sie den Abfallschlauch vor dem Herausziehen des Sicherheitsschranks aus der seitlichen Schlauch-Klemmhalterung!</p>		<p>ATTENTION BEFORE MOVING THE SAFETY CABINET! FIRST OF ALL PLEASE REMOVE FRONT PANEL!</p> <p>Before installing the safety cabinet and mounting the waste tube, as well during maintenance, REMOVE the FRONT PANEL before moving the safety cabinet! (Pushing in and pulling out.)</p> <p>During installation and maintenance please ensure a correct guidance of the waste tube, a consistent slope and avoid sagged or kinked tubes!</p> <p>Remove waste tube from side tube clamp holder before pulling out the safety cabinet!</p>
<p>STOP! STOPP! STOP!</p>	<p>SymLine[®] S.C.A.T.</p>	<p>STOP! STOP! STOP!</p>

• **Aufkleber / Sticker** Sicherheitsschrank / *Safety cabinet*



 **Download**








www.symline.de

MADE IN GERMANY.
20 Jahre Erfahrung im sicheren Umgang mit flüssigen Abfällen.
20 years of experience in safe handling of liquid waste.

FlexTube Pro Installation

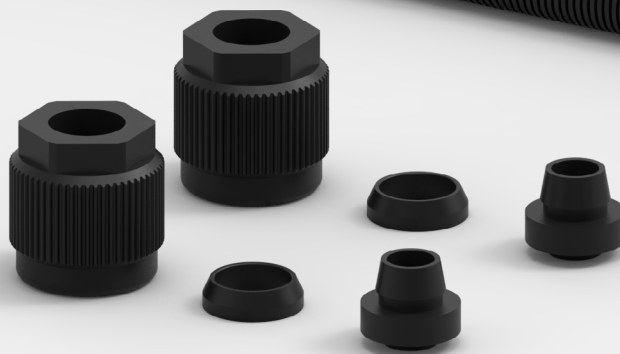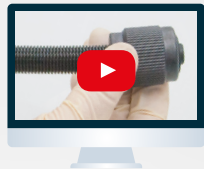


Lieferumfang
Scope of delivery

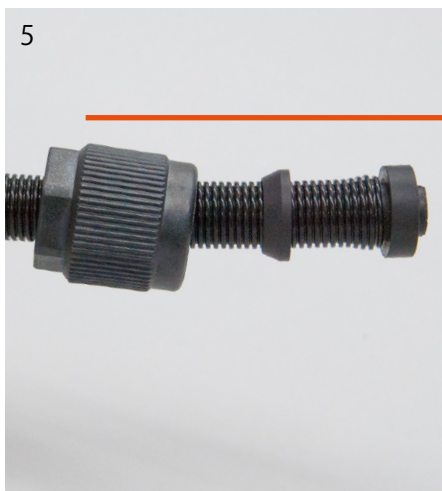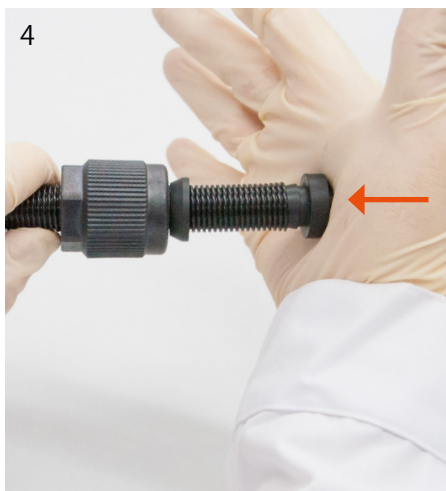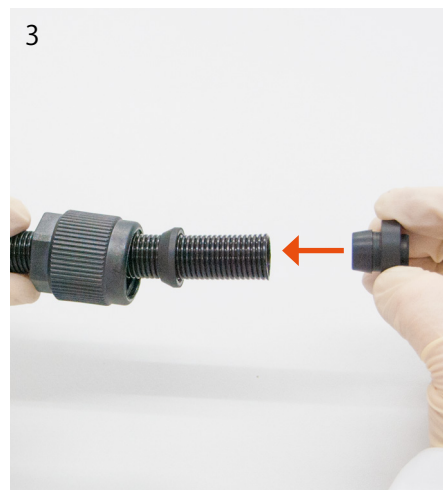
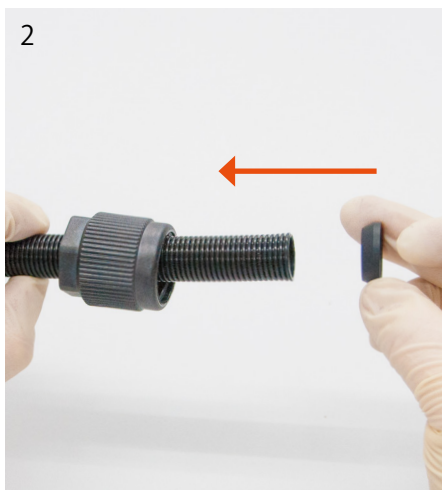
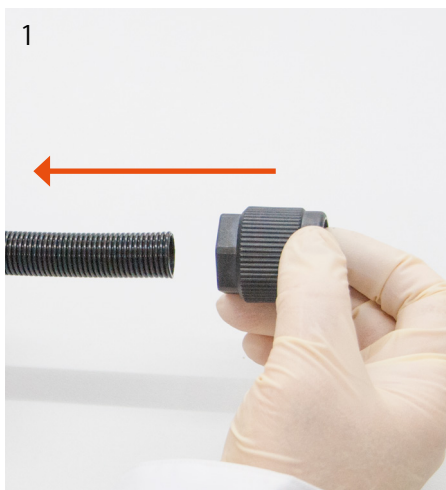


Absperrhahn nicht im Lieferumfang enthalten.
Shut-off not included in the scope of delivery.

FlexTube Installation








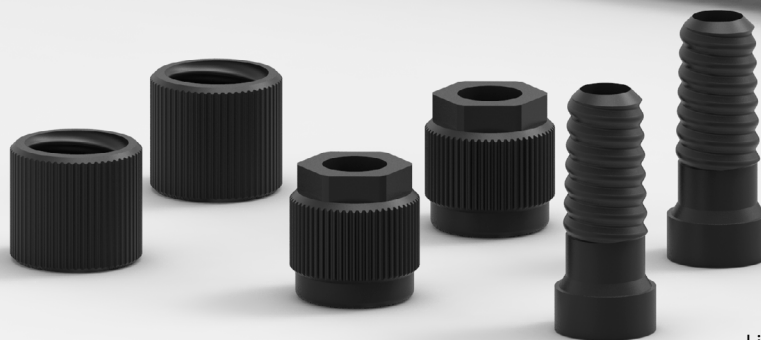


Lieferumfang
Scope of delivery

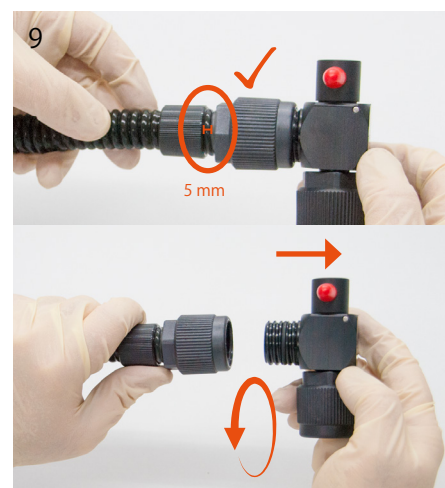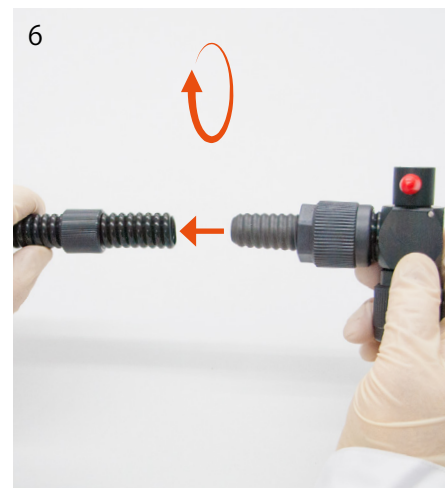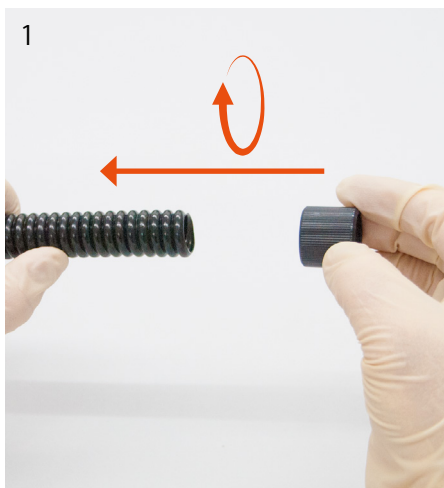








Lieferumfang
Scope of delivery

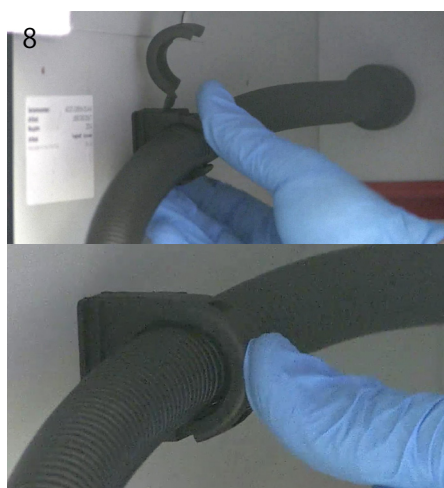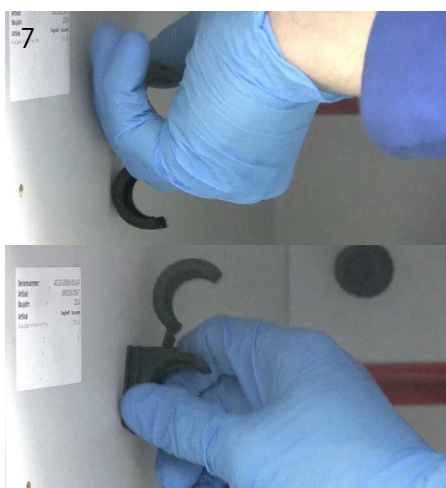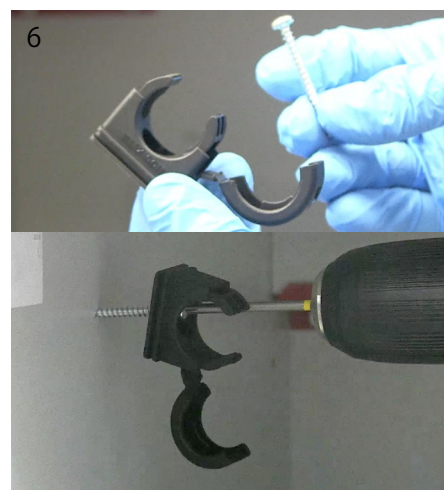
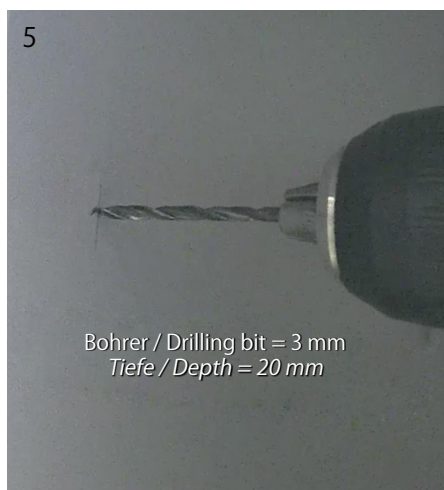
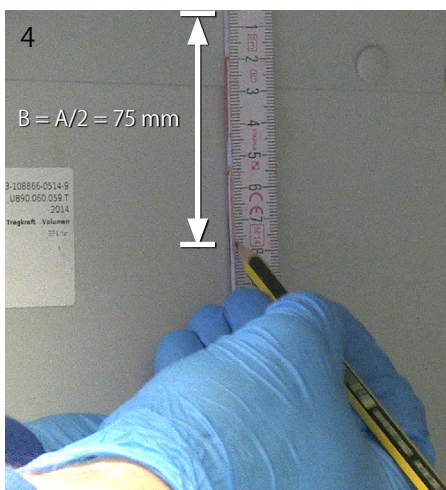
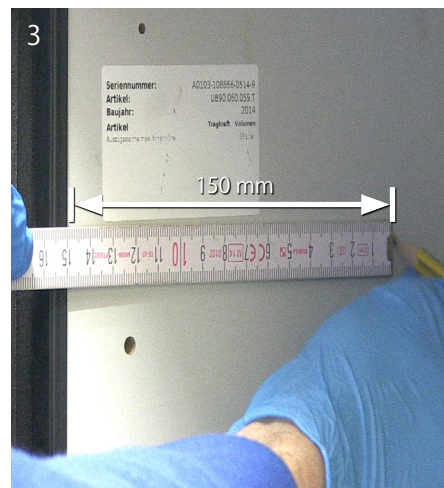
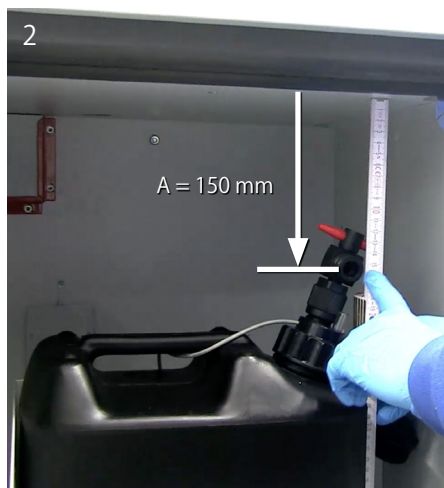
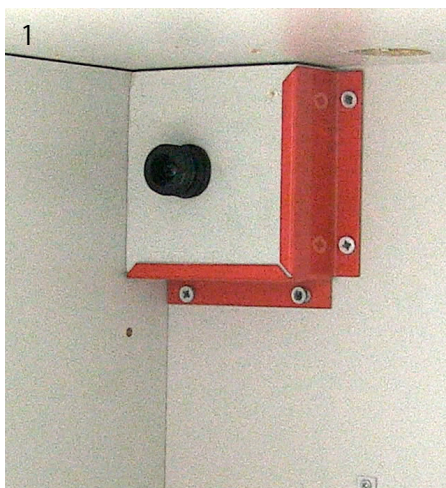


Schlauchhalter / Tube Mount

✔ Do's and Don'ts! ✘

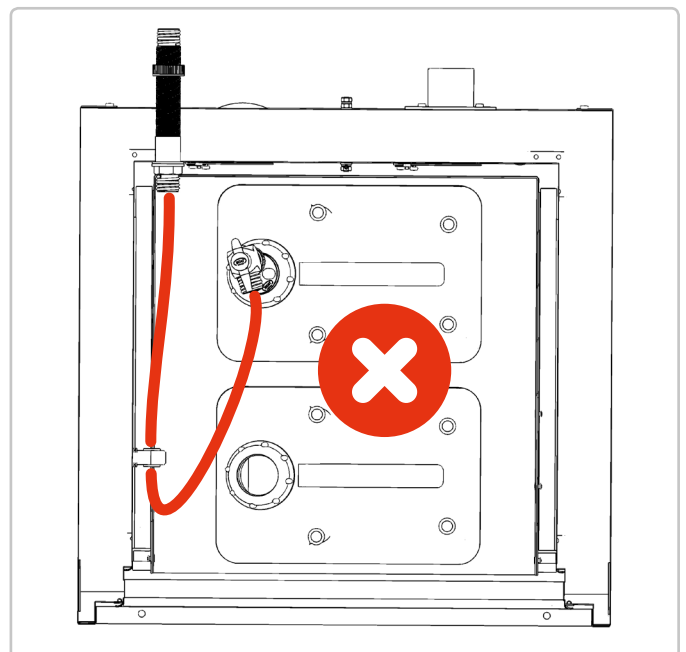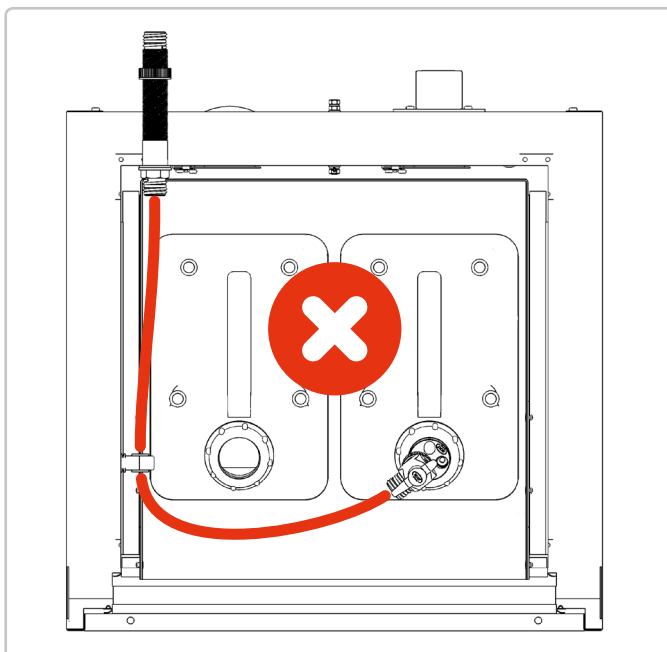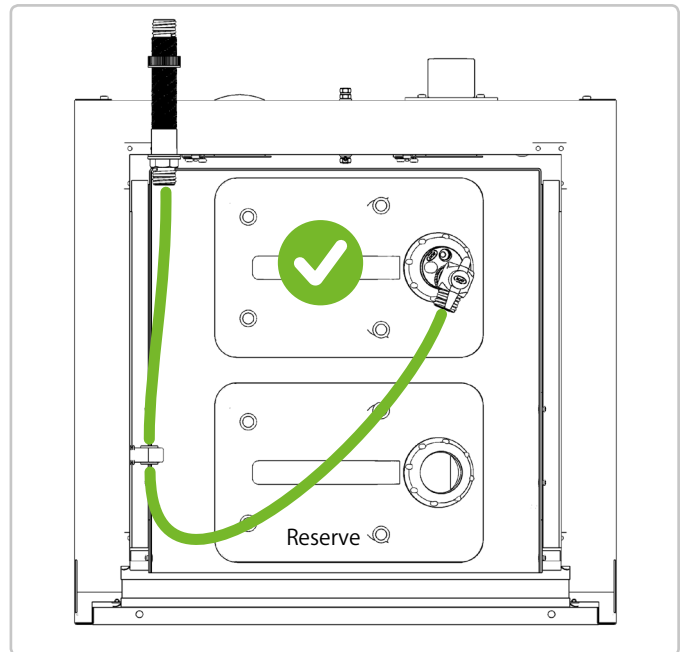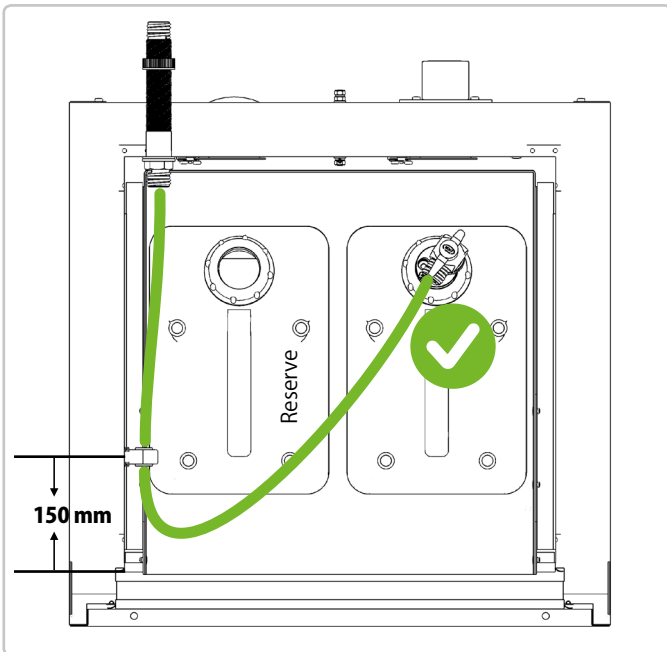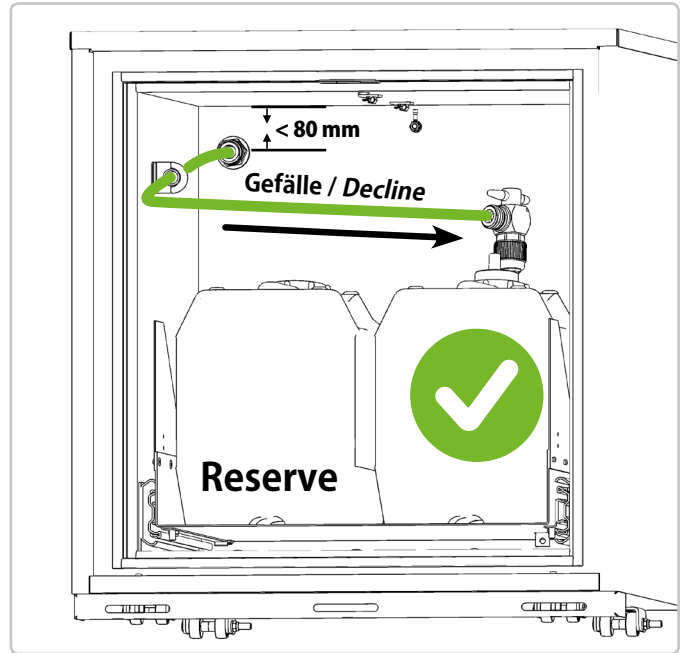

✔ Do's and Don'ts! ✘

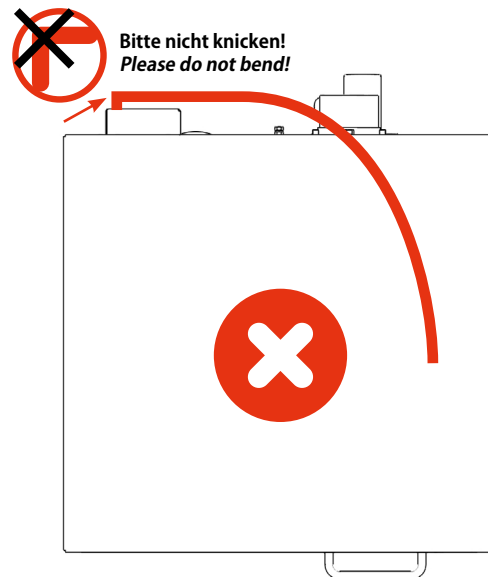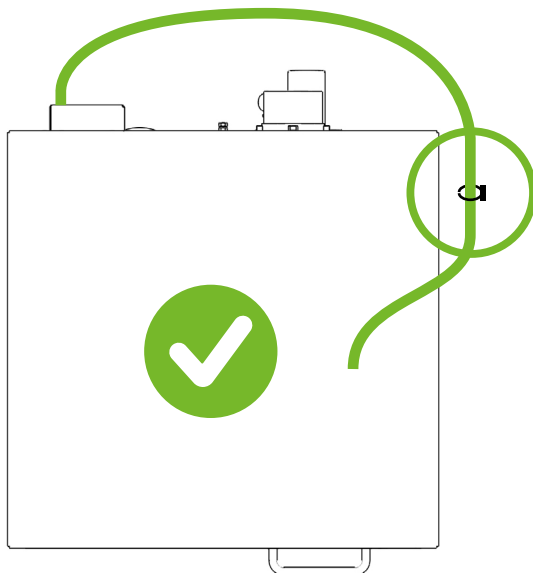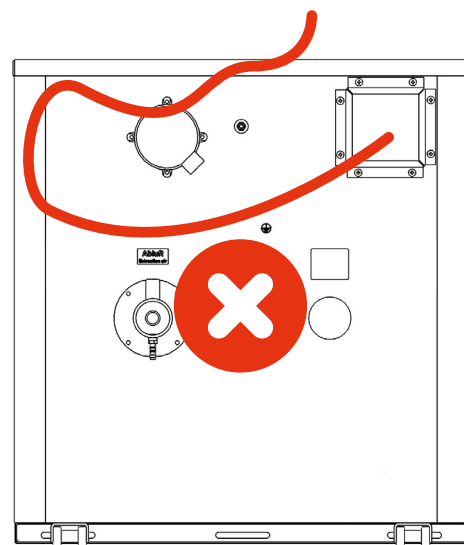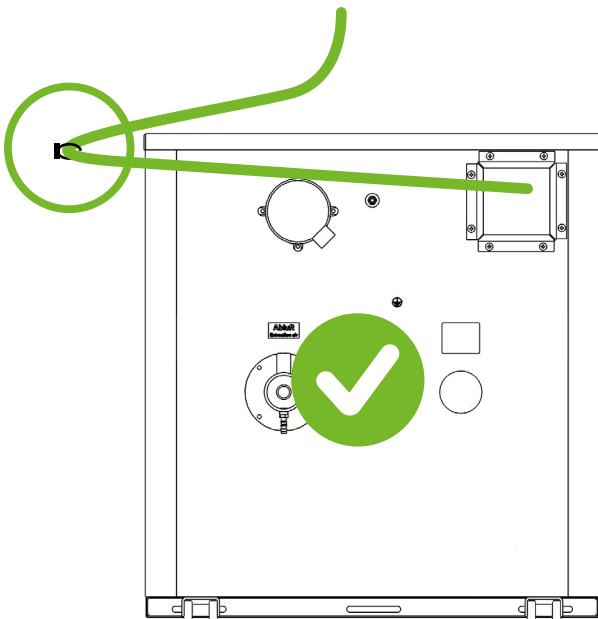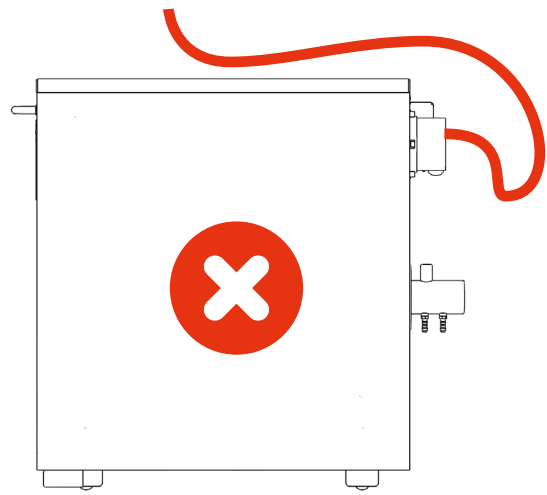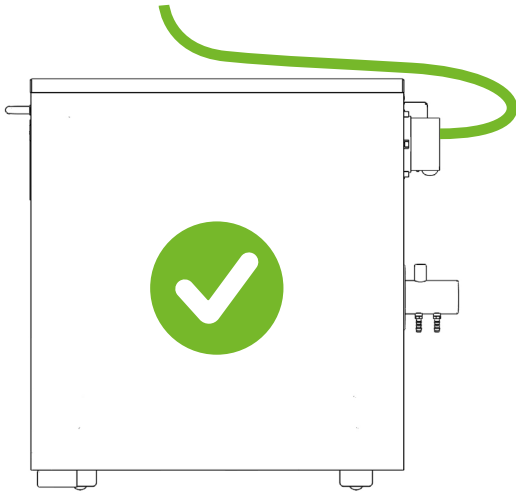



Bitte den beigefügten Aufkleber auf der Oberseite des Sicherheitsschranks, an der vorderen Kante aufbringen.

Please attach the enclosed sticker on the top of the safety cabinet, at the front edge.

**ACHTUNG VOR DEM BEWEGEN DES SICHERHEITSSCHRANKS!
BITTE ENTFERNEN SIE ZUERST DIE OBERE BLENDE!**

Bitte ENTFERNEN Sie beim Einbau des Sicherheitsschranks und der Installation des Abfallschlauchs, sowie bei Wartungen des Systems, vor dem Bewegen des Sicherheitsschranks (Einschieben und Herausziehen) die obere BLENDE!

Achten Sie bei der Installation und Wartung des Systems auf eine korrekte Führung des Abfallschlauchs, gleichmäßiges Gefälle, keine Sackbildungen oder Knickel!

Lösen Sie den Abfallschlauch vor dem Herausziehen des Sicherheitsschranks aus der seitlichen Schlauch-Klemmhalterung!

STOP! **STOPP!** **STOP!**

SymLine[®] **SCAT**


**ATTENTION BEFORE MOVING THE SAFETY CABINET!
FIRST OF ALL PLEASE REMOVE FRONT PANEL!**

Before installing the safety cabinet and mounting the waste tube, as well during maintenance, REMOVE the FRONT PANEL before moving the safety cabinet! (Pushing in and pulling out.)

During installation and maintenance please ensure a correct guidance of the waste tube, a consistent slope and avoid sagged or kinked tubes!

Remove waste tube from side tube clamp holder before pulling out the safety cabinet!

STOP! **STOP!** **STOP!**

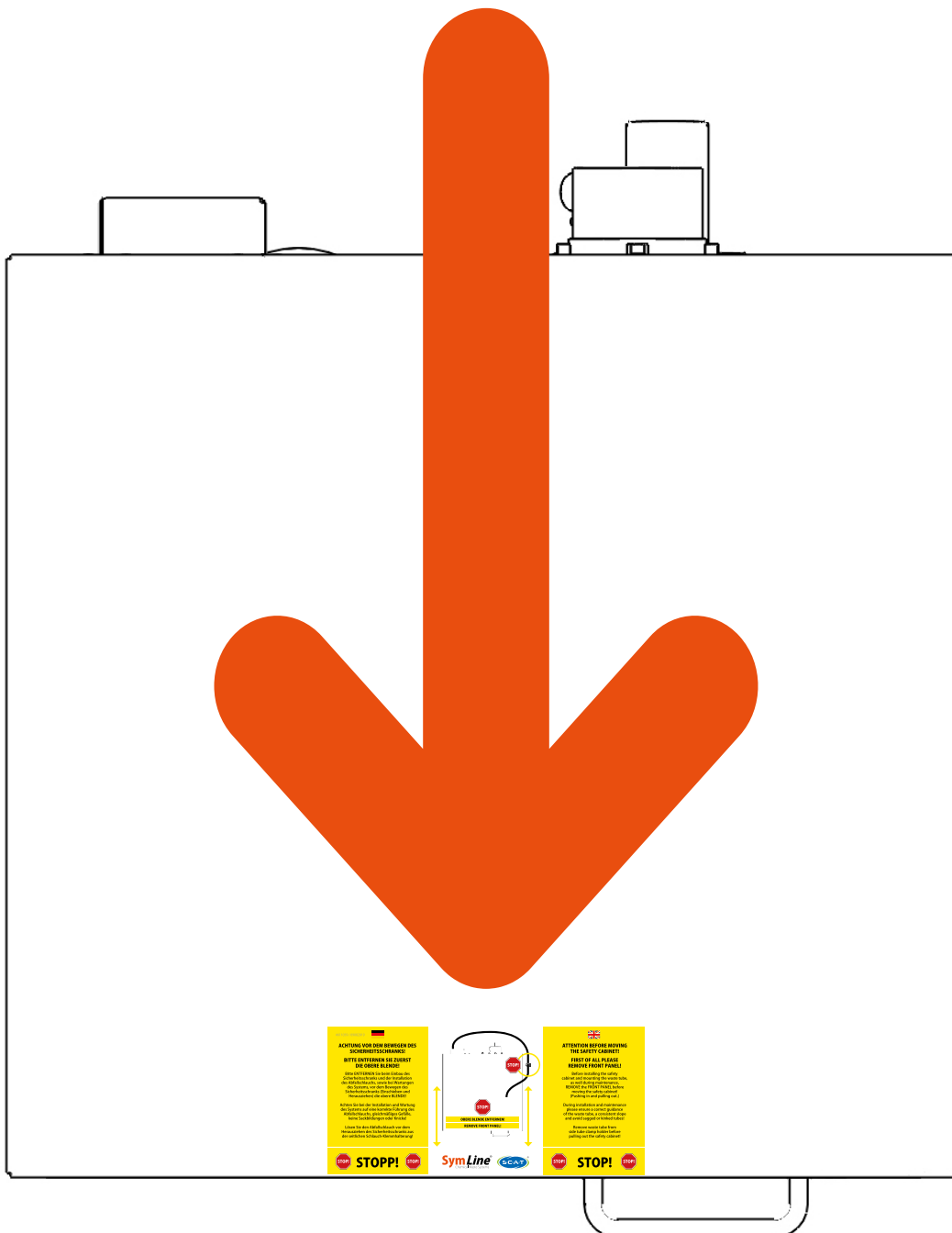



SymLine[®]
Chemical Waste Systems

SymLine[®] ist eine Marke der S.C.A.T. Europe GmbH
SymLine[®] is a Brand of S.C.A.T. Europe GmbH

S.C.A.T. Europe GmbH
Waldecker Straße 7
64546 Mörfelden
Deutschland / Germany

Tel: + 49 - (0) 6105 - 305 586 - 0
Fax: + 49 - (0) 6105 - 305 586 - 99
e-Mail: info@scat-europe.com
Web: www.scat-europe.com

Ihr Fachhändler vor Ort:
Your local distributor:

